




Procédure de mise en marche

- 1- Mettre en route l'instrument, en appuyant sur le bouton principal situé sur la façade gauche de l'appareil
- 2- Mettre en route l'ordinateur et démarrer le logiciel BD FACSDiva
- 3- Vérifier et ajuster le niveau des liquides et vider le réservoir poubelle

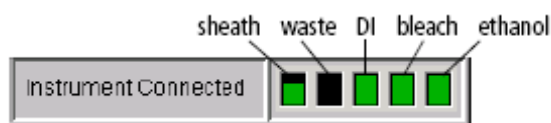

- 4- Purger les tubulures venant des cubitainers de fluides, en cliquant sur "Prime After Tank Refill" et en sélectionnant les 4 réservoirs à purger

Instrument>Cleaning Modes>Prime After Tank Refill

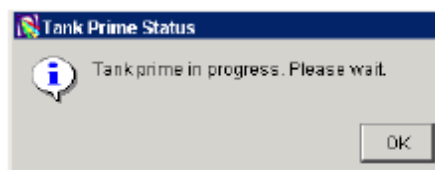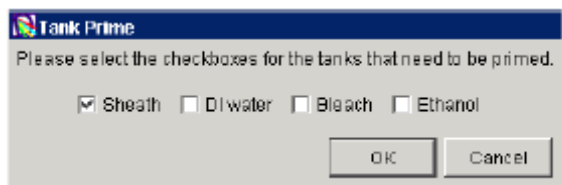

A la fin de la procédure, cliquer sur OK


- 5- Purger avec une seringue les 4 filtres salins situés sur le chariot des fluides




Procédure de mise en marche (suite)

- 6- Faire un Fluidics Startup


Instrument>Fluidics Startup

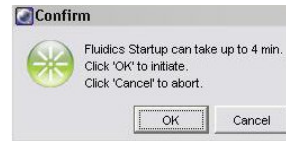

- 7- Mettre en route le jet, en cliquant sur le bouton Stream de la fenêtre verticale du jet

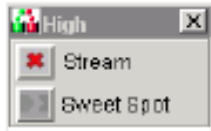

- 8- Vérifier que le jet est centré dans l'aspirateur poubelle. Si besoin, repositionner correctement le bloc de tri, de façon à centrer le jet par rapport à l'aspirateur, en dévissant les 2 vis d'ajustement situées de part et d'autre du bloc de tri. Ne pas revisser trop fort les 2 vis d'ajustement

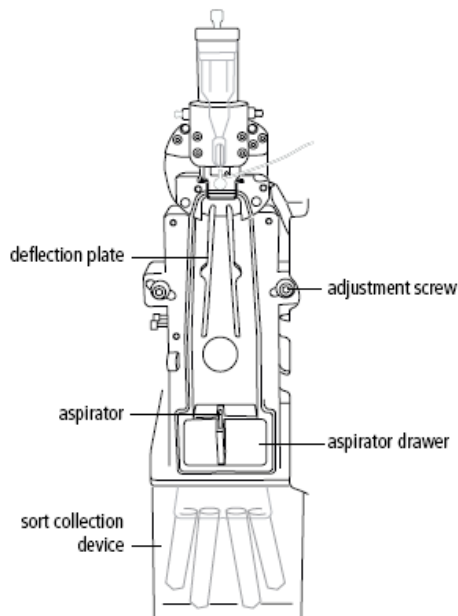

Procédure de mise en marche quotidienne du BD FACSAria.

9. Inspecter l'image du jet ; le jet ne doit pas contenir plus de 2-3 satellites, dits rapides. Si l'image du jet n'est pas correcte, pousser doucement vers le fond le nozzle dans son logement.

Image correcte

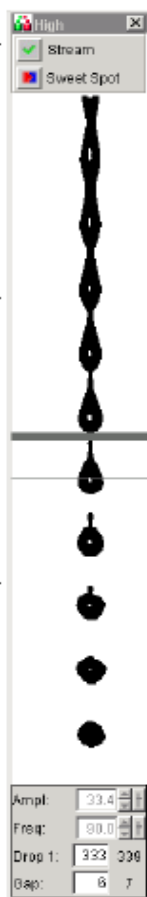


Image déformée



Procédure d'arrêt du BDFACSAria

1. Décontamination de la ligne fluidique

-Remplir un tube avec 3 ml de **BDFACS Clean** et le mettre sur portoir de tubes.

Cliquer sur la commande "Acquire" et laisser le tube passer pendant 5 à 10 min en augmentant progressivement le Flow Rate jusqu'à 10.

Enlever le tube de **BDFACSClean** (fonction Unload).

-Remplir un tube avec 3 ml de **BDFACS Rinse** et le mettre sur portoir de tubes.

Cliquer sur la commande "Acquire" et laisser le tube passer pendant 5 à 10 min en augmentant progressivement le Flow Rate jusqu'à 10.

Enlever le tube de **BDFACSRinse** (fonction Unload).

-Remplir un tube avec 3 ml de **BDSshutdown Solution** ou d'Eau Désionisée et le mettre sur portoir de tubes.

Cliquer sur la commande "Acquire" et laisser le tube passer pendant 5 à 10 min en augmentant progressivement le Flow Rate jusqu'à 10.


Enlever le tube de **BDSshutdown Solution** (fonction Unload).

2. A la fin de la procédure de décontamination, procéder à un "Fluidic Shutdown"


Arrêter le jet

Procédure d'arrêt du BDFACSAria

Instrument>Fluidic Shutdown

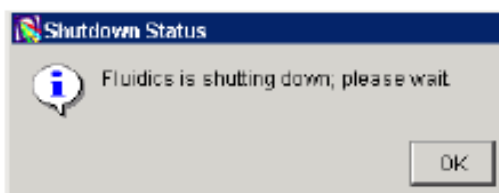

A la fin de la procédure, un message apparaît : ne pas effectuer l'opération demandée et cliquer sur Cancel

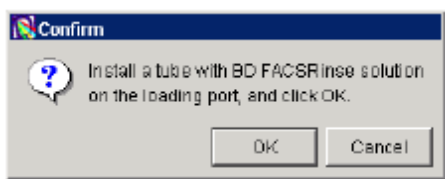

3- Quitter le logiciel Diva.

Fermer la session Windows

Eteindre la station informatique.


Eteindre le BDFACSAria en appuyant sur le bouton principal situé sur la façade gauche de l'appareil

Stérilisation quotidienne

Afin de garantir un tri aseptique, il est recommandé d'effectuer avant chaque tri un "Long Clean Ethanol"

Pour cela, à la fin de l'étape 5 de la procédure de mise ne marche, faire directement un "Long Clean with Ethanol" sans faire au préalable de "Fluidic Startup".

Instrument>Cleaning Modes>Long Clean>Long Clean with Ethanol

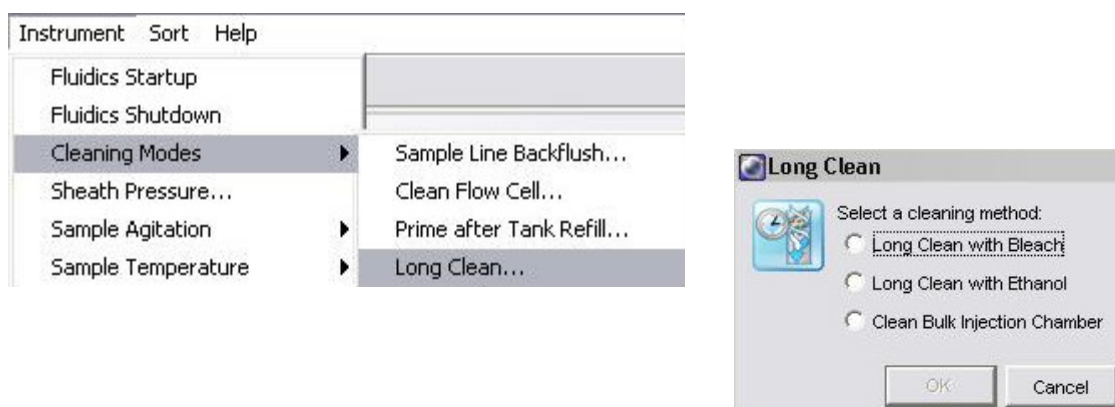


A la fin du "Long Clean with Ethanol", procéder à 2 "Fluidic Shutdown" consécutifs (comme décrit dans le paragraphe 2 de la procédure d'arrêt) afin d'éliminer toute trace d'éthanol dans le circuit, suivi d'un "Fluidic Startup".

Décontamination de l'appareil

Afin de décontaminer l'instrument, il est recommandé d'effectuer périodiquement (au moins une fois par mois) un "Long Clean with Bleach" (BD FACSClean).

Pour cela, à la fin de l'étape 5 de la procédure de mise ne marche, faire directement un "Long Clean with Bleach" sans faire au préalable de "Fluidic Startup".

Instrument>Cleaning Modes>Long Clean>Long Clean with Bleach

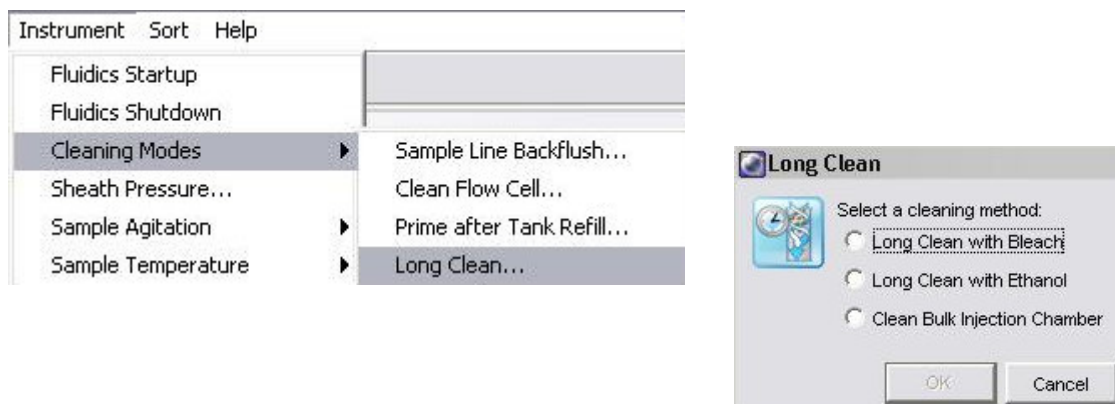

A la fin du "Long Clean with Bleach", procéder à 2 "Fluidic Shutdown" consécutifs (comme décrit dans le paragraphe 2 de la procédure d'arrêt) afin d'éliminer toute trace d'eau de javel (FACSClean) dans le circuit, suivi d'un "Fluidic Startup".